

Cultura M

Malý polyfunkční inkubátor pro moderní laboratoř

Návod k použití

Seznam

1. Hlavní vypínač s kontrolní lampou
2. Regulátor teploty
3. Držák poličky
4. Žebra ve dně

Polohování

Inkubátor Cultura lze používat ve svislé i vodorovné poloze.

Instalace

- a) Vyměňte z obalu a připojte k elektrické síti.
- b) Do požadované polohy umístěte poličku a na ní postavte teploměr.
- c) Zapněte a zkontrolujte, zda svítí kontrolní světlo.
- d) Po 30 minutách by měl inkubátor dosáhnout teploty přibližně 35°C.

Teplota

Pracovní teplotu lze měnit rotací regulačním závitem pomocí šroubováku. Otočením doleva snižujete a otočením doprava zvyšujete teplotu (1 mm obratu je přibližně 1°C).

Rady

Ujistěte se, že dveře jsou pečlivě zavřeny a neotvírejte je více než je 90°.

Dveře chraňte před přímým slunečním svitem.

Plastové zkumavky nedávejte přímo na dno, ale vždy používejte přiložený stojánek.

Čištění

Inkubátor Cultura je možné čistit běžnými čistícími a desinfekčními materiály.

Důležité: K čištění by nikdy neměly být použity kapaliny obsahující metanol, aceton a další.

Defekt

Inkubátor Cultura je vybaven pojistkou proti přehřátí pro případ, že by došlo k této nešťastné události. Pojistka nemůže být resetována ani vyměněna a Cultura musí být vrácena dodavateli.

Zatelefonujte dodavateli a bude zajištěna výměna.

Legenda k fotografiím

1. Cultura může být použita ve svislé i vodorovné poloze.
2. Hlavní vypínač s kontrolní lampou.
3. Regulátor teploty.

Technická specifikace

Registrované jméno:	Cultura
Katalogové číslo:	68 306 (230V = 70700)
Teplotní rozmezí:	25 - 45°C
Teplotní přesnost:	+/- 1°C
Napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Příkon:	26 W / 0,2A
Bezpečnostní třída:	II
Materiál:	PC & ABS
Materiál dveří:	PC, průhledný
Teploměr:	do 60 °C, ve speciálním kontejneru
Materiál základní:	ABS
Záruka:	2 roky od instalace
Vnější:	310 x 155 x 168 mm
Vnitřní:	220 x 120 x 150 mm
Váha:	1,1 kg

CE značka ukazuje, že inkubátor Cultura vyhovuje těmto normám: EMC 89/336/EEC, DIN EN 61010-1, 61010-2-010.

Záruka pro přístroj inkubátor Cultura

Záruka pro tento přístroj platí 2 roky od data prodeje. Garantujeme, že v době záruky, v případě poruchy přístroje vzniklé z důvodů vady materiálu nebo vinou výrobní vady, dojde k výměně přístroje zdarma.

Cultura musí být vrácena v původním obalu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatnou manipulací. Prosím, uchovávejte tuto záruku na bezpečném místě a vraťte ji v případě reklamace zpět spolu s přístrojem.

Inkubátor Cultura je konstruován pro normální použití po mnoho let.

Defekt: Zkontrolujte, zda v případě, že přístroj přestal fungovat, je přívod elektrické energie pečlivě zapojen a zda je v pořádku pojistka.

Zastoupení výrobce v ČR: Orion Diagnostica-organizační složka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel. 233 350 533, fax 233 350 532
E-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.cz

Datum poslední revize textu: 7.9.2006